


# Guía rápida de instalación de la cámara Omegon® Microstar


## 1. Instalación del archivo de ejecución de la cámara Omegon® Microstar

Versión en español 1.2015 Rev A

Haga clic sobre el archivo → **Omegon Microstar Camera Setup.exe** en el CD-Rom.

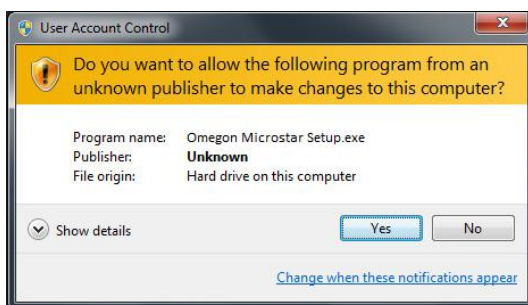


Se abre esta ventana de control de cuentas de usuario. Haga clic en “**Yes**” para continuar.

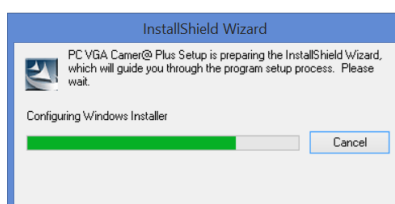

El ejecutador *PC VGA Camer@ plus Setup* comenzará con la instalación.



Haga clic en → **Next** para comenzar.

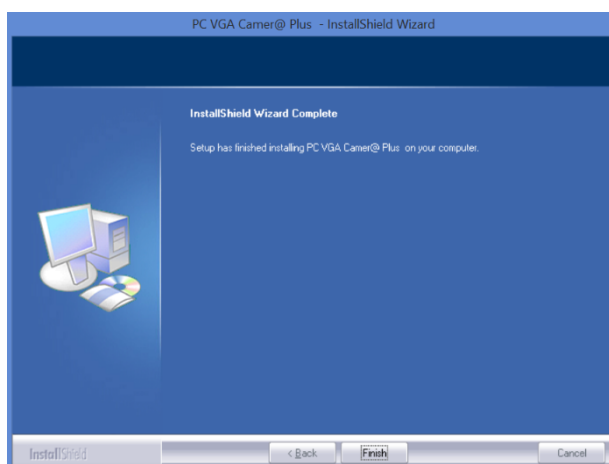


Haga clic en → **Finish** cuando la instalación se haya completado.


## Conecte el cable USB de la cámara a su ordenador

### 2. Utilice el archivo Amcap.exe para grabaciones de vídeos.


Haga clic sobre el archivo → **Amcap.exe** en el CD-Rom.

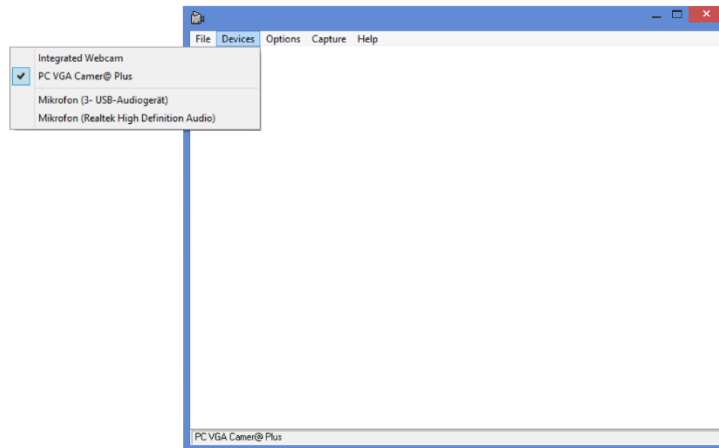


Eliga la cámara Microstar entre las cámaras disponibles en la lista. **Devices** → **Options** → **PC VGA Camer@ Plus**.

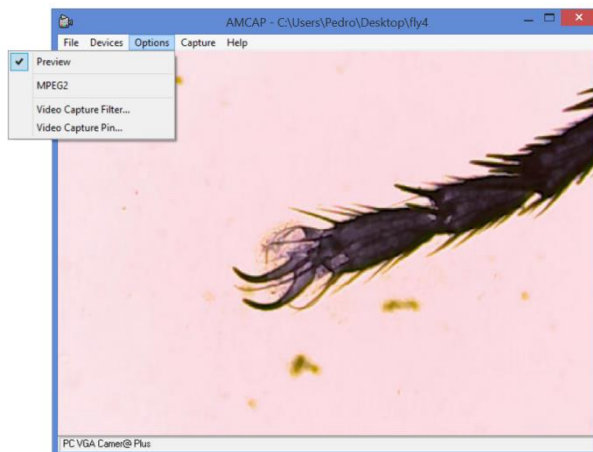


Seleccione **Options** → **Preview**.

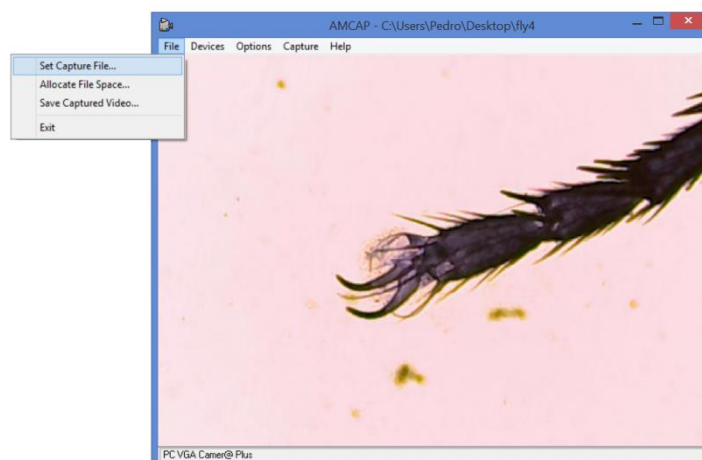


Para guardar una toma, introduzca primero un nombre de archivo. Para ello, haga clic en **File** → **Set Capture File**. Elija un nombre para el archivo (Nota: el archivo es un archivo con la extensión.AVI. Si la extensión no aparece por defecto, escríbala usted mismo. El archivo debe ser del tipo **File.AVI**).

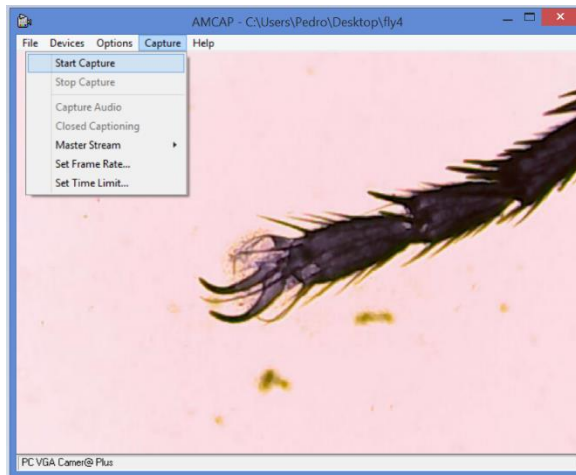

Haga clic en **Capture** → **Start Capture**.

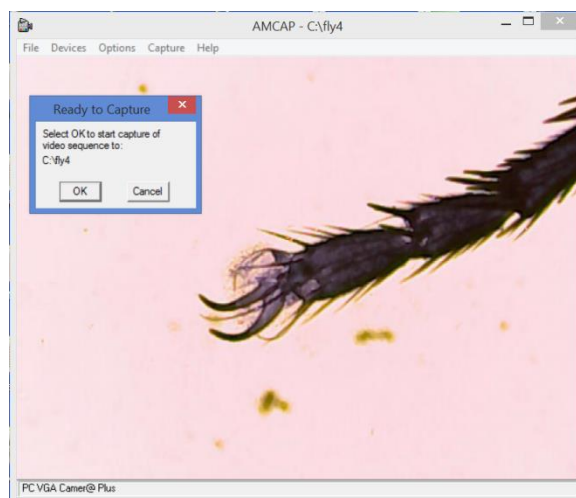

Compruebe si la ruta del archivo es la correcta y después haga clic en “OK” para iniciar la grabación.

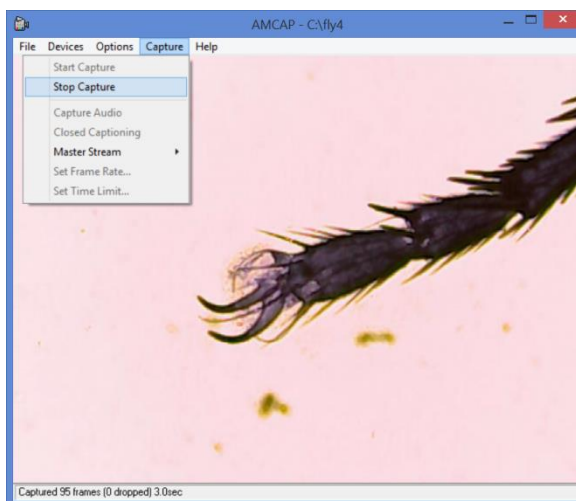

Haga clic en **Capture** → **Stop Capture** para detener la grabación.

No dude en ponerse en contacto con nosotros o visite la página web en caso de que tenga más dudas: <http://www.astroshop.de>  
**nimax GmbH Otto-Lilienthal-Str. 9**  
**D-86899 Landsberg am Lech**